



FAST PHOSPHATASE

DÉTECTION DE TEST RAPIDE PASTEURISATION APPROPRIÉE DU LAIT




Le kit Fast Phosphatase est conçu pour détecter rapidement une pasteurisation appropriée du lait dans des monotubes séparés. Le test ne prend que 10 secondes et chaque monotube crée un motif de couleur unique.

Ces monofioles peuvent être utilisées sur site pour des tests quotidiens ou en laboratoire pour surveiller des lots d'échantillons de lait pasteurisé traité.

Le test est facile à utiliser et ne nécessite aucun traitement, nettoyage ou extraction de l'échantillon.

AVANTAGES

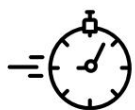

RAPIDE
Résultats en 10 secondes



SENSIBLE
Adapté à une réglementation spécifique



FIABLE ET ROBUSTE



CONVIVAL
Facilement réalisé sur site ou en laboratoire



RENTABLE

COMMENT UTILISER



1

Ajoutez 100 µL. échantillon de lait ou 2 gouttes dans le monoval



2

Fixez le couvercle et mélangez doucement pendant 2 à 3 secondes.



3

Incuber à température ambiante pendant 10 secondes



4

Une bonne pasteurisation



Pasteurisation infructueuse

CARACTÉRISTIQUES

Limite de Détection (mU/L) : 3,5

Présentation : 100 tests en monofioles + 1 compte-gouttes pour échantillon de

lait Matrices d'échantillons : Lait cru (ex : vache, chèvre, brebis), crème, glace, beurre, fromage, fromage liquide *Le kit doit être conservé entre 2 et 8 °C, le réactif contenu dans les monotubes est sensible à la lumière. Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe.

Menidi Aetolias-Akarnanias 30016, Aetolia-

Akarnania Téléphone : +30 2681088000,

+30 6937115868 @ : menidimedita@gmail.com GRÈCE

COMMANDEZ MAINTENANT