

ALCALINITE TOTALE (TAC), flacon unique

Gamme : 1 à 60°F – Précision : 1 goutte = 1°F

Matériel et réactifs

Tube gradué 30 ml	14TP00	1 x Réactif TAC flacon unique	20 ml	1RT019
-------------------	--------	-------------------------------	-------	--------

Mode opératoire

- Verser, dans le tube gradué, jusqu'au repère 10 ml, de l'eau à analyser.
- Ajouter, goutte à goutte, le réactif TAC flacon unique, en remuant jusqu'à obtenir un changement de couleur du bleu au rose-rouge.

Titre Alcalimétrique Complet (TAC) en °F = nombre de gouttes versées.