

Notice d'emploi réf 423E

I. Précautions

Avant la mise en service du produit, veuillez lire l'intégralité du présent mode d'emploi, il contient des consignes importantes pour le bon fonctionnement de l'appareil. Tout dommage résultant d'un non-respect du mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Cet instrument n'est pas un jouet. Toute manipulation doit être surveillée par un personnel spécialement formé à cet effet. Toute modification, réparation par une personne non habilitée est interdite.

II. Affichage

► 1^{er} affichage


- 2 comptes à rebours de 20H – 2 mémoires
- 2 sonneries de 1 min à la fin du temps

A- Sélecteur SET pour programmer,
LOCK pour le verrouillage des programmeurs

B- Sélecteur des programmeurs
* Horloge
* Compte à rebours 1 (T1)
* Compte à rebours 2 (T2)
* Compte à rebours 1 et 2 (T1-T2)

► 2^{ème} affichage

- Horloge, chronomètre à la seconde, capacité 20h

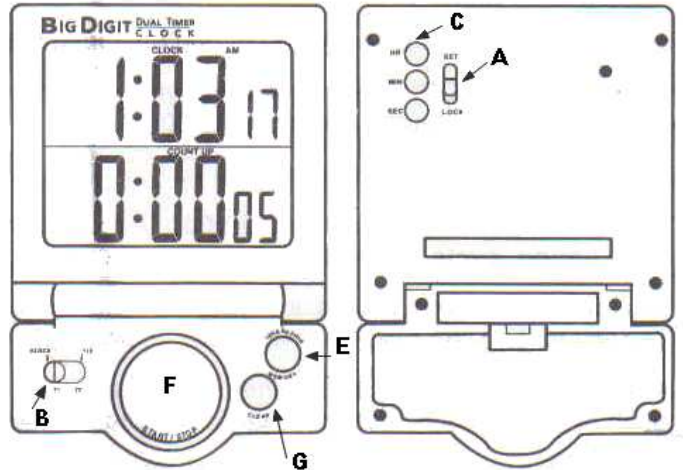

III. Programmation

► Affichage des 2 comptes à rebours (timers)

- 1) Mettre le sélecteur A sur SET
- 2) Sélection du T1 par B, programmation des H, MIN, SEC par C et mémorisation par E
- 3) Programmation de T2, faire comme ci-dessus pour le T1, après avoir programmé T2 mettre le sélecteur B sur T1-T2 et le sélecteur A sur LOCK
- 4) Départ/Arrêt par F, remise à zéro par G, rappel des mémoires par E ou départ/arrêt par F

Important : Pour effacer les mémoires, mettre le sélecteur A sur SET, choisir le T1 ou T2 par B, les chiffres clignotent et effacer les mémoires par G, puis mettre le sélecteur A sur LOCK.

Note : Sonnerie (60 sec) différente pour chaque Timer, à la fin du compte à rebours, celui-ci recompte dans l'autre sens. Arrêt de l'alarme par F.

► Affichage de l'horloge

- 1) mettre le sélecteur B sur CLOCK
- 2) mettre le sélecteur A sur SET
- 3) correction des heures (H), minutes (MIN) et secondes (SEC) et mettre le sélecteur A sur LOCK

Note : le signe AM = Avant-Midi
PM = Après-Midi

IV. Utilisation du chronomètre

- 1) Départ/arrêt par F
- 2) Retour à zéro par G

V. Changement des piles

Lorsque l'affichage faiblit, changer la pile AAA en respectant la polarité.

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.